



MANUAL DE INSTRUÇÃO



CHAPA AQUECEDORA
DIGITAL DE CERÂMICA

SSCDc REV. 01 - CÓD 1689



ÍNDICE

01.
Apresentação
02.
Especificações técnicas
03.
Especificações técnicas
04.
Operação do painel
05.
Instruções de uso
06.
Manutenção
07.
Termo de garantia

APRESENTAÇÃO

Você acaba de adquirir um Equipamento da SOLIDSTEEL, desenvolvido especialmente para proporcionar-lhe a certeza da máxima precisão nos testes do seu laboratório.

Para que você possa trabalhar com segurança e sem problemas, aconselhamos a leitura completa deste manual para que sejam atingidos resultados satisfatórios que poderão orientá-lo na correta utilização do equipamento e conservação do mesmo.

O conhecimento sobre as Chapas Aquecedoras SOLIDSTEEL potencializa seu desempenho e aumenta a sua durabilidade e benefícios.

O Certificado de Garantia encontra-se no final deste manual.

A SOLIDSTEEL coloca-se a sua inteira disposição para esclarecer eventuais dúvidas, bem como para receber sua opinião sobre nosso produto.

Entre em contato com nossa assistência técnica:
adm6@solidsteel.com.br

▶ GABINETE

- Chapa de cerâmica;
- Tratamento anticorrosivo;
- Pintura eletrostática epóxi texturizada;
- Pés de borracha;
- Porta fusível de segurança;
- Estrutura entre o gabinete e a placa em aço inox.

▶ PAINEL DE CONTROLE

- Adesivo do painel em policarbonato;
- Chave geral ON/OFF;
- Controlador eletrônico.

▶ ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Fusível de segurança.

▶ OPCIONAIS

- Certificação de Calibração RBC/INMETRO do controlador de temperatura;
- Certificação de Calibração RBC/INMETRO do equipamento;


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| MODELO | PLATAFORMA DE AQUECIMENTO | PESO | POTÊNCIA |
|--------|---------------------------|-------|------------|
| SSCDc | 16,5x16,5 cm | 10 kg | 600 watts |
| SSCDc | 30x20 cm | 12 kg | 1000 watts |
| SSCDc | 40x12 cm | 15 kg | 1000 watts |

| | |
|--------------------------|---|
| TEMPERATURA DE REGULAGEM | Ambiente +5°C até 400°C – outras sob consulta |
| PAINEL | Policarbonato com indicação de funções |
| ON/OFF | Chave |
| CONTROLE DE TEMPERATURA | Digital microprocessado com PID e autotuning – duplo display de 4 dígitos – indicação de temperatura de processo - PV |
| RESOLUÇÃO | 1°C |
| SENSOR DE TEMPERATURA | Tipo J |
| CABO DE ALIMENTAÇÃO | Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136 |
| SISTEMA DE AQUECIMENTO | Resistência blindada de fácil substituição |
| PLATAFORMA | Cerâmica |
| ALIMENTAÇÃO | 110V ou 220V (bifásico) - Definir |


OPERAÇÃO DO PAINEL

CHAPAS ATÉ 35x45 CM

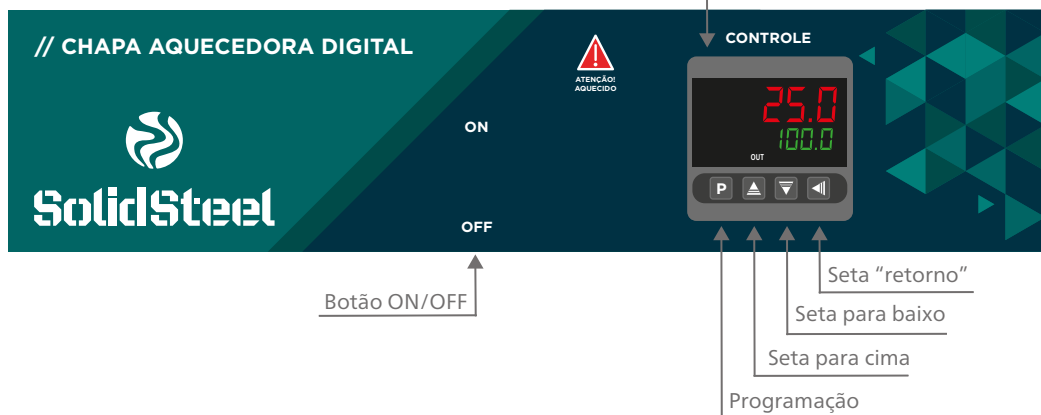



| | |
|-------|--|
| 25.0 | Indicação de temperatura captada pelo sensor |
| 100.0 | Temperatura programada para uso |
| OUT | Indicação de aquecimento |

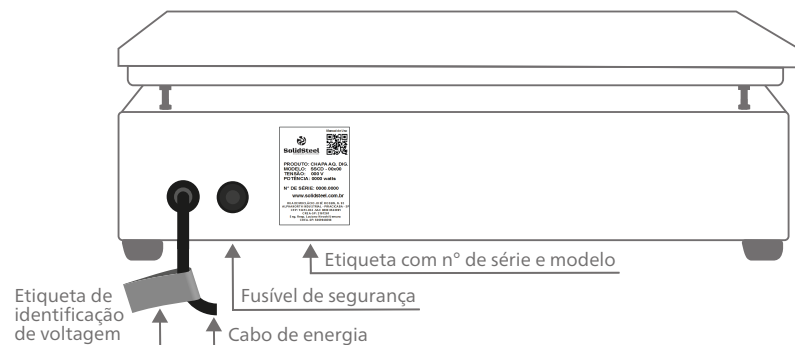


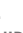
PARTE TRASEIRA DA CHAPA



INSTRUÇÕES DE USO

- 1 Verificar se a voltagem da rede elétrica é compatível com a selecionada no ato da compra do equipamento;
- 2 Conectar a tomada na rede elétrica e posicionar a chave em ON;
- 3 Ajustar a temperatura nas teclas  , o aquecimento iniciará automaticamente;
- 4 Na parte superior do controlador, em VERMELHO, refere-se a temperatura captada pelo sensor da chapa;
- 5 Na parte inferior do controlador, em VERDE, refere-se a temperatura que será programada para uso da chapa;
- 6 Ao final do uso do equipamento, posicionar a chave em OFF.



NÃO É RECOMENDADO O USO DE PAPEL ALUMÍNIO OU OUTRO REVESTIMENTO SOBRE A CHAPA, POIS ISSO PODE VIR A DANIFICAR O EQUIPAMENTO.
EQUIPAMENTO POSSUI CONFIGURAÇÃO PADRÃO DE FÁBRICA;
NÃO PRESSIONAR AS TECLAS  E  DO CONTROLADOR SEM AUXÍLIO TÉCNICO. PARA UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, PRESSIONAR SOMENTE AS TECLAS  .
NÃO DERRAME LÍQUIDOS SOBRE A PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO, EVITE DANOS ELÉTRICOS. CASO OCORRA A QUEIMA DO FUSÍVEL, TROCAR SEMPRE POR OUTRO DA MESMA VOLTAGEM. A TROCA DE FUSÍVEL QUEIMADO NÃO ACARRETA EM PERDA DA GARANTIA, POIS, SE TRATA DE UM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO.

| PROBLEMAS | CAUSAS PROVÁVEIS | SOLUÇÕES |
|--------------------------------------|---|---|
| Chapa não liga. | a) Falta de energia. b) Fusível queimado. | a) Verificar as condições da tomada. b) Verificar se a amperagem do fusível está de acordo com a tensão da rede. |
| "OUT" acende mas chapa não aquece. | a) Resistência aberta. b) Relê queimado. | a) Trocar resistência. b) Trocar relê. |
| "OUT" não acende e chapa não aquece. | Controlador desconfigurado | Reconfigurar o controlador. |
| Controlador queimado. | Pico de tensão de energia. | Trocar o controlador. |
| Erro na indicação de temperatura. | a) Sensor aberto. b) Controlador desconfigurado. | a) Trocar sensor. b) Reconfigurar o controlador. |



CUIDADOS

- Não coloque para secar ou evaporar peças solventes ou resíduos inflamáveis;
- Durante o uso recomenda-se o acompanhamento constante do equipamento. Em caso de inconsistência no funcionamento, desligue-o;
- Evite a presença de resíduos no interior do equipamento, mantendo sempre a limpeza periódica do produto;
- Nunca molhe as partes elétricas ou derrame líquido no interior do equipamento. Risco de causar curto circuito e choque elétrico;
- Promover limpeza periódica com pano úmido sem fazer uso de agentes químicos. Realizar os procedimentos de esterilização de acordo com as normas adequadas;
- Nunca altere qualquer característica construtiva ou operacional do equipamento.

TERMO DE GARANTIA

ANOTE AQUI O NÚMERO DE SÉRIE DO SEU EQUIPAMENTO, ELE É A SUA GARANTIA:



Este aparelho é garantido ao primeiro comprador contra defeitos de fabricação ou de material, no prazo de doze meses, a contar "pro-rata-die". Não estarão cobertas por esta garantia as peças fabricadas por terceiros e as peças que sofrem desgaste natural pelo uso, tais como molas, peças de plástico ou nylon, componentes elétricos e eletrônicos, etc.

ESTA GARANTIA PERDERÁ TODA A SUA VALIDADE CASO SEJAM CONSTATADAS QUAISQUER DAS SEGUINTE S SITUAÇÕES:

- Alteração em parâmetros internos do controlador digital sem prévio consentimento da fabricante;
- O equipamento tenha sofrido dano causado por quedas, fenômenos naturais, instalação elétrica inadequada e/ou uso indevido;
- O equipamento tenha recebido manutenção por pessoa não autorizada pela fábrica e/ou peças não originais;
- Imperícia, imprudência e/ou negligência no seu manuseio e operação;
- Não seja apresentado o número de série acompanhado da referida Nota Fiscal de Compra. Esta garantia aplica-se apenas e tão somente às peças de reposição, reparos e regulagens;
- Correrão por conta e risco do comprador todas as despesas decorrentes de: Fretes, carretos, acessórios para remessas e devolução de conserto.



SolidSteel

Rua Democlácio José Rossin, nº 93
Alphanorth Industrial | Piracicaba | SP
CEP: 13413-034 | CNPJ: 18.429.007/0001-99
INSC. E: 535.615.450-112
SAC: 08000522991
CREA-SP: 2167261

solidsteel.com.br

