



MANUAL DE INSTRUÇÃO



EASY - ESTUFA DE
ESTERILIZAÇÃO E
SECAGEM DIGITAL

SSE REV. 00 - CÓD 2892



ÍNDICE

01.
Apresentação
02.
Especificações técnicas
03.
Especificações técnicas
04.
Operação do painel
05.
Instruções de uso
06.
Manutenção
07.
Termo de garantia

APRESENTAÇÃO

Você acaba de adquirir um Equipamento da SOLIDSTEEL, desenvolvido especialmente para proporcionar-lhe a certeza da máxima precisão nos testes do seu laboratório.

Para que você possa trabalhar com segurança e sem problemas, aconselhamos a leitura completa deste manual para que sejam atingidos resultados satisfatórios que poderão orientá-lo na correta utilização do equipamento e conservação do mesmo.

O conhecimento sobre as Estufas Solidsteel potencializa seu desempenho e aumenta a sua durabilidade e benefícios.

O Certificado de Garantia encontra-se no final deste manual.

A SOLIDSTEEL coloca-se a sua inteira disposição para esclarecer eventuais dúvidas, bem como para receber sua opinião sobre nosso produto.

Entre em contato com nossa assistência técnica:
adm6@solidsteel.com.br

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

▶ GABINETE

- Chapa de aço carbono SAE 1020 ou inox (conforme solicitado);
- Pintura eletrostática epóxi texturizada com tratamento anticorrosivo;
- Porta com puxador anatômico e abertura para direita;
- Pintura interna tipo alumínio resistente à altas temperaturas (até 600°C) ou inox (conforme solicitado);
- Saída superior – respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro;
- Trilhos internos para deslocamento das bandejas;
- Sistema de fecho tipo rolete;
- Vedação com perfil de silicone de alta temperatura.

▶ PAINEL DE CONTROLE

- LED indicador das fases do processo;
- Adesivo do painel em policarbonato;
- Chave geral ON/OFF;
- Porta fusível;
- Controlador eletrônico.

▶ ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Bandejas conforme tabela;
- Fusível de segurança.

▶ OPCIONAIS

- Interno e/ou externo em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho;
- Certificação de Calibração RBC/INMETRO do controlador de temperatura;
- Certificação de Calibração RBC/INMETRO do equipamento;


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| MODELO | CAPACIDADE | MEDIDAS INTERNAS AxLxC | MEDIDAS EXTERNAS AxLxC | POTÊNCIA | BANDEJA |
|----------|------------|------------------------|------------------------|------------|---------|
| SSE 11L | 11 litros | 15x29x25 cm | 30x40x31 cm | 550 watts | 2 |
| SSE 13L | 13 litros | 23x25x23 cm | 43x36x36 cm | 550 watts | 2 |
| SSE 21L | 21 litros | 32x24x28 cm | 50x42x40 cm | 550 watts | 2 |
| SSE 30L | 30 litros | 32x31x30 cm | 52x42x39 cm | 550 watts | 3 |
| SSE 40L | 40 litros | 34x34x36 cm | 55x45x52 cm | 550 watts | 3 |
| SSE 64L | 64 litros | 40x40x40 cm | 61x51x56 cm | 1100 watts | 3 |
| SSE 85L | 85 litros | 45x45x42 cm | 66x56x57 cm | 1100 watts | 3 |
| SSE 110L | 110 litros | 53x48x42 cm | 75x60x51 cm | 1100 watts | 3 |
| SSE 150L | 150 litros | 60x50x50 cm | 85x61x58 cm | 1100 watts | 3 |
| SSE 180L | 180 litros | 50x60x60 cm | 75x71x78 cm | 2000 watts | 3 |
| SSE 280L | 280 litros | 80x50x70 cm | 108x63x88 cm | 2000 watts | 2 |

| | |
|-------------------------|---|
| TEMPERATURA DE TRABALHO | 50°C até 200°C – outras sob consulta |
| CONTROLE DE TEMPERATURA | Digital microprocessado |
| DISPLAY | LED 3 dígitos |
| RESOLUÇÃO | 1°C para indicação de temperatura de processo |
| INDICAÇÃO DE PROCESSO | LED |
| SENSOR DE TEMPERATURA | Tipo J |
| CABO DE ALIMENTAÇÃO | Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136 |
| PRECISÃO DO SISTEMA | +/- 5°C |
| ISOLAMENTO TÉRMICO | Lã de vidro, inclusive nas portas |
| CIRCULAÇÃO DE AR | Convencional natural, livre de ruídos |
| ALIMENTAÇÃO | 110V ou 220V - Definir |

OPERAÇÃO DO PAINEL

ESTUFAS ATÉ 280L

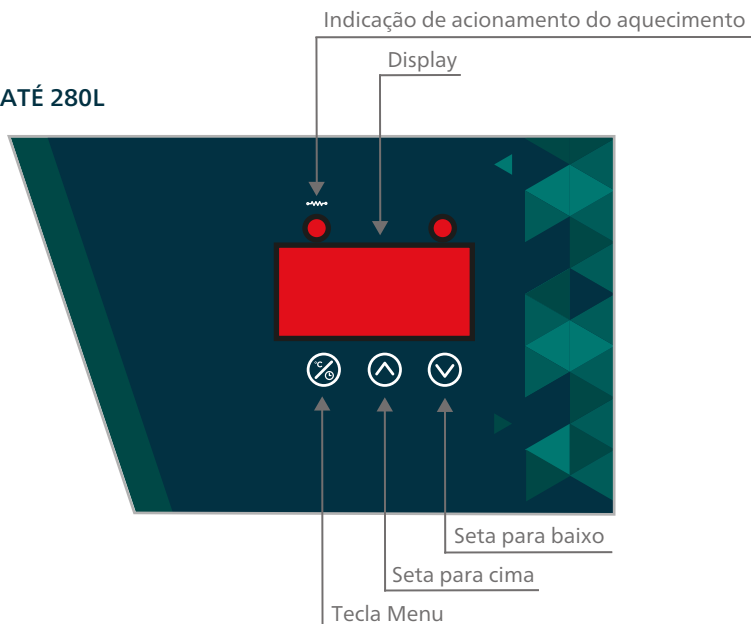

Indicação Temperatura



Set-Point do Controle



250


Indicação da Temperatura

SP

Set-Point do controle


PARTE TRASEIRA DA ESTUFA

ESTUFAS ATÉ 40L

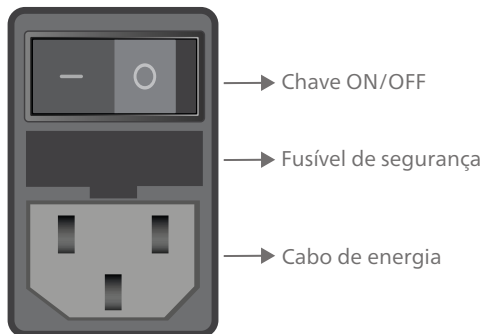



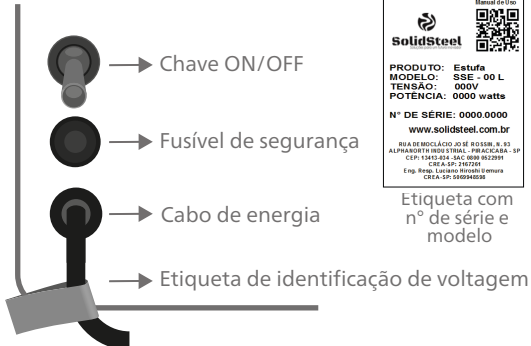


PARTE TRASEIRA DA ESTUFA

ESTUFAS ATÉ 280L



Etiqueta com n° de série e modelo

INSTRUÇÕES DE USO

- 1 Verificar se a voltagem da rede elétrica é compatível com a selecionada no ato da compra do equipamento;
- 2 Conectar a tomada na rede elétrica e acionar a chave ON/OFF, que fica na parte traseira do equipamento;
- 3 Pressionar a tecla , aparecerá SP no visor;
- 4 Pressionar novamente a tecla , o display irá piscar;
- 5 Ajustar a temperatura nas teclas  , e confirmar pressionando a tecla .
- 6 Após isso aguarde 15 segundos e aparecerá a temperatura;
- 7 O equipamento iniciará seu aquecimento automaticamente.






EVITE FAZER LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PRÓXIMO AO EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO. O PROCESSO DE CURA DA TINTA DA ESTUFA DEVE SER FINALIZADO EM SUAS PRIMEIRAS UTILIZAÇÕES, PODENDO GERAR FUMAÇA E ODORES FORTE.

NÃO DEIXAR A PORTA DO EQUIPAMENTO ABERTA POR MAIS DE 5 MINUTOS QUANDO ESTIVER EM FUNCIONAMENTO.

CASO OCORRA A QUEIMA DO FUSÍVEL, TROCAR SEMPRE POR OUTRO DA MESMA VOLTAGEM. A TROCA DE FUSÍVEL QUEIMADO NÃO ACARRETA EM PERDA DA GARANTIA, POIS, SE TRATA DE UM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO.



VÍDEO EXPLICATIVO

| PROBLEMAS | CAUSAS PROVÁVEIS | SOLUÇÕES |
|--|--|---|
| Estufa não liga. Indicador de aquecimento sempre apagado. | a) Falta de energia. b) Fusível queimado. | a) Verificar as condições da tomada. b) Verificar se a amperagem do fusível está de acordo com a tensão da rede. |
| Temperatura não aumenta, mesmo com o indicador de aquecimento ligado. | a) Porta mal fechada. b) Resistência queimada. | a) Verificar o fechamento da porta da estufa. b) Entrar em contato com a assistência técnica. |
| Erros do display a)  b)  c)  | a) Sem sensor de entrada, e ou incompatível b) Indicação acima do limite superior c) Indicação abaixo do limite inferior | Verificar sensor |



CUIDADOS

- Após o seu equipamento ter atingido a temperatura registrada, aguardar o tempo de estabilização da temperatura em seu interior, (aproximadamente 60 minutos), quando a precisão deverá atingir a temperatura setada com variação de $\pm 5^{\circ}\text{C}$;
- A carga colocada sobre a prateleira não pode encostar nas paredes do equipamento e nem impedir a circulação de ar e temperatura em seu interior;
- Não coloque para secar ou evaporar peças solventes ou resíduos inflamáveis;
- Durante o uso recomenda-se o acompanhamento constante do equipamento, verificando os valores de tempo e temperatura. Em caso de alteração destes, desligue o equipamento independentemente da atuação dos sistemas de segurança;
- Evite a presença de resíduos no interior do equipamento, mantendo sempre a limpeza periódica do produto;
- Nunca molhe as partes elétricas ou derrame líquido no interior do equipamento. Risco de causar curto circuito e choque elétrico;
- Promover limpeza periódica com pano úmido sem fazer uso de agentes químicos. Realizar os procedimentos de esterilização de acordo com as normas adequadas;
- Nunca altere qualquer característica construtiva ou operacional do equipamento.

TERMO DE GARANTIA

ANOTE AQUI O NÚMERO DE SÉRIE DO SEU EQUIPAMENTO, ELE É A SUA GARANTIA:



Este aparelho é garantido ao primeiro comprador contra defeitos de fabricação ou de material, no prazo de doze meses, a contar "pro-rata-die". Não estarão cobertas por esta garantia as peças fabricadas por terceiros e as peças que sofrem desgaste natural pelo uso, tais como molas, peças de plástico ou nylon, componentes elétricos e eletrônicos, etc.

ESTA GARANTIA PERDERÁ TODA A SUA VALIDADE CASO SEJAM CONSTATADAS QUAISQUER DAS SEGUINTE S S ITUAÇÕES:

- Alteração em parâmetros internos do controlador digital sem prévio consentimento da fabricante;
- O equipamento tenha sofrido dano causado por quedas, fenômenos naturais, instalação elétrica inadequada e/ou uso indevido;
- O equipamento tenha recebido manutenção por pessoa não autorizada pela fábrica e/ou peças não originais;
- Imperícia, imprudência e/ou negligência no seu manuseio e operação;
- Não seja apresentado o número de série acompanhado da referida Nota Fiscal de Compra. Esta garantia aplica-se apenas e tão somente às peças de reposição, reparos e regulagens;
- Correrão por conta e risco do comprador todas as despesas decorrentes de: Fretes, carretos, acessórios para remessas e devolução de conserto.



SolidSteel

Rua Democlácio José Rossin, nº 93
Alphanorth Industrial | Piracicaba | SP
CEP: 13413-034 | CNPJ: 18.429.007/0001-99
INSC. E: 535.615.450-112
SAC: 08000522991
CREA-SP: 2167261

solidsteel.com.br

